

## 接触角仪器安装步骤与调试

按要求打开所有包装，避免内部仪器部件的任何损伤。对照装箱单清点包装内所有物件。这些包装为提供最佳保护，注意保存。为仪器留出足够的空间，包括主机及其他附属设备（包括计算机、加热台等）。

- 1、将仪器主机、联机电脑等放置在安全稳定的实验台面上;
- 2、调节底脚螺丝，使仪器平稳;
- 3、取出 USB2.0 数据专用线，用带螺丝一头按照正确方向插入工业相机接口，并拧紧螺丝，保证连接稳定，另一头插入电脑主机后端 USB2.0 插口
- 4、松开进样器紧固螺丝，将进样器插入进样器支架，以不触碰样品台为宜
- 5、连接主机电源线，并连接在有地线的电源插座内，主机电源插口带有两根保丝的保险盒，插座应具有熔融保护保险。另配置插线板连接仪器所需的其他设备。